



## **Procedimento Operacional Padrão (POP)**

### **Orientações gerais para Derramamento em CENTRIFUGAS**

1. Desligar a centrífuga e manter fechada por 30 minutos para dispersão de aerossóis.
2. Usar EPIs (luvas e avental).
3. Retirar estilhaços com auxílio de pinça, e descartar em caixa de perfurocortante.
4. Limpar caçapas, pinos e rotor com solução de hipoclorito de sódio a 2%
5. Limpar internamente a centrífuga com gaze embebida em uma solução de hipoclorito de sódio 2%.
6. Repetir o processo com um pano embebido em água e sabão
7. Descartar todo o material no lixo infectante
8. COMUNICAR o responsável do laboratório sobre o acidente

**POP** aprovado pela CIBio do IQ-USP conforme Ata nº 23 da reunião de 15/09/2016