



Procedimento Operacional Padrão (POP)

Procedimento de desinfecção de aventais em laboratórios

NB-1 e NB-2

1. Os aventais utilizados em laboratórios de biossegurança devem ser lavados semanalmente.
2. Colocar os aventais NB-1 ou NB-2 em um saco de lixo biológico limpo. Não misturar os aventais NB-1 com os aventais NB-2. Eles devem ser esterelizados separadamente.
3. Colocar o saco na autoclave e proceder com a esterilização dos mesmos seguindo os procedimentos operacionais de autoclavagem.
4. Após o termino do ciclo, retirar os aventais da autoclave e lavá-los normalmente com água e sabão.
5. Os aventais esterilizados podem ser levados para casa pelo funcionário/aluno para lavagem.
6. É obrigatório que os laboratórios tenham dois pares de aventais NB-1 (e quando necessário, NB-2, também) para cada membro do grupo. Desta forma, quando um deles estiver sendo em uso, o outro poderá ser lavado.

POP aprovado pela CIBio do IQ-USP conforme Ata nº 23 da reunião de 15/09/2016